

EL-GÖZ KOORDİNASYONU (YÜKSÜK DOLAŞTIRMA)

AÇIKLAMA

Eğitim seti ahşap malzemeden yapılmış bir gövde üzerine yerleştirilmiştir.

Farklı kıvrımlara sahip dairesel kesitli bir boru üzerinde, tel yüzük yardımıyla, boruya temas etmeden, dolaşmak amacıyla kullanılır.

Hataların ölçülmesi amacıyla gövde üzerinde batarya ve sesli uyarı bulunur.

KULLANIM

El bileziği boru içine geçirilir ve borunun bir ucundan itibaren boru üzerinde dolaştırılmaya başlanır.

Kıvrımlara gelindiğinde bilezik kıvrımın yönüne göre sağa ya da sola doğru döndürülür.

Uygulama yapan kişi, bileziği boruya temas ettirmeden baştan sona kadar boru üzerinde bileziği hareket ettirmelidir. İşlem belirli bir süre içinde tamamlanmalıdır.

Bileziğin boruya her temasında sesli bir ikaz sinyali duyulur.

İsteğe bağlı olarak eğitim seti ile birlikte dijital bir sayıcı ve dijital bir zaman rölesi verilir; böylece süre tutulmasına veya uyarı sinyallerinin sayılmasına gerek kalmadan işlem otomatik olarak yapılır.



Batarya yuvası

Ayaklar

AMAÇ

Kişilerin el beceri seviyesini ölçmek, el ve göz uyumunu görmek, sabır derecesini anlamak amacıyla tasarlanmıştır.

İki farklı organımız olan el ve göz sürekli iletişim içinde kalarak hata yapma ihtimalini en aza indirmektedir.

Testte başarılı olanlar dikkat derecesi yüksek, hassasiyet ve sabır gerektiren işlerde rahatlıkla çalışabilir.